

仅供科研使用

版本号：A 版

SDS-PAGE 电泳液（Tris-Gly，10×）

【货号】 BI-WB002

【规格】 100mL / 500mL

【保存】 2~8℃，12 个月。

【产品简介】

SDS-PAGE 电泳液（Tris-Gly，10×）为 10 倍浓缩溶液，稀释至 1×后可用于最常用的 Tris-HCl 缓冲系统的 SDS-PAGE 电泳。本品含有 SDS，适用于变性胶蛋白电泳。

【使用方法】

1、根据配制量自行量取一定量的 SDS-PAGE 电泳液（Tris-Gly，10×），倒入到一洁净的量筒中，加入 9 倍的超纯水或去离子水混匀后即为 SDS-PAGE 电泳液（1×）。没有用完的电泳液可室温保存，通常室温可保存 2~3 天，4℃可保存 1~2 周。

【注意事项】

- 1、配制好的电泳液应尽快使用，使用时间不宜超过 2 周。
- 2、低温放置或者气温较低时运输很可能会出现沉淀，通常室温磁力搅拌约 10-30 分钟可以让沉淀完全溶解。
- 3、回收的电泳液可以作为外槽电泳液重复使用 1~2 次，但为了取得最佳的电泳效果，应使用没有使用过的电泳液。
- 4、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。